

● 確認事項

[11] E5で

- 「Edeg 出口コリメータ」 □35x35 を設置してあるか？
- IC1 や PL1 の「保護カバー除去」を忘れているか？
- Au 膜が正しいか？
- Lab View Server が読み取る装置の電源が ON になっているか？
- incotE5w など、Edeg や スライダー制御 の LabView が止まっているか？
- CAEN Geco : rlayV3300 階段脇机上 の
HV設定 IC1, PL1 が正しいか？ Geco Log = ON になっているか？
- incotAxis1 カメラ: 散乱槽, 北壁1 の2つは、常に表示しておくこと。
- incotE5w の Zoom が起動しているか？ 音声=ミュートが良い。サイレンうるさいので。

[12] J7:生物準備室 で


- Wob R が正しいか？ DAC値も確認。

[13] OkR:Bm調整室 で

- Lab View Server の設定・動作確認 → [21]～[22]
- incotOSC1 オシロ で、PL1 の表示が正しいか？ Web配信しているか？
- incotUser1 の Zoom が起動しているか？
このマシンで、E5A_Plot, AnyDesk=incotLVS, incotOSC1表示画面 などを表示しておく

[14] 実験者控室 で

- incotUR の画面に表示すべきものは、
E5A_CTRL、Zoom、incotOSC1、incotPDU2、BTmap など
- ビーム利用 開始時刻 をメモする。

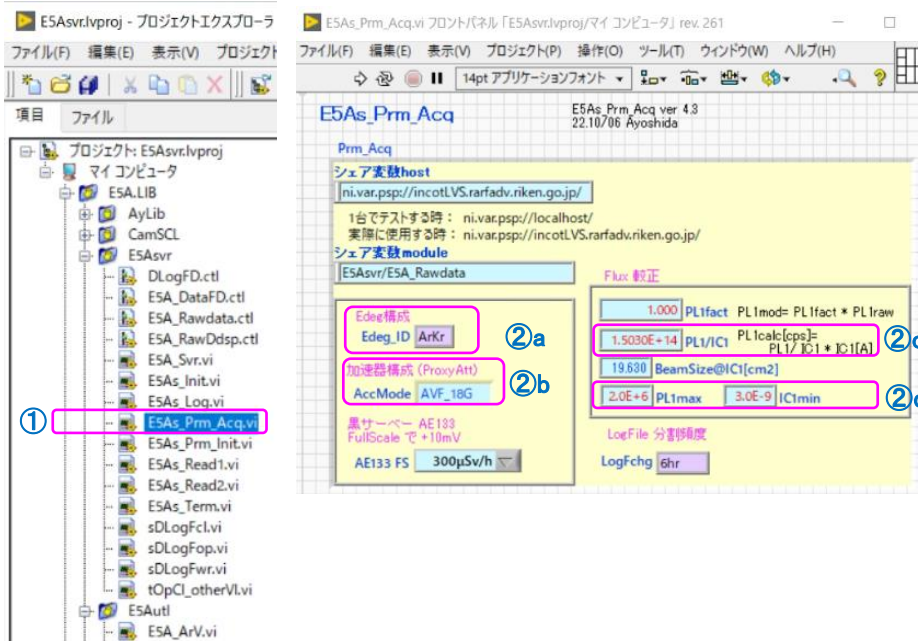

● 操作手順 使用するVI: E5A_scanAtt.vi

[21] OKR の LabView Server での作業

プロジェクトエクスプローラで

① E5As_Prm_Acq.vi : を開く

E5As_Prm_Acq.vi で

②a: 「Edeg構成」= (Kr,Ar, C, Xe) から選択

②b: 「加速器構成」= (AVF_18G, AVF_Hyper, RILAC2) から選択

②c: 「PL1/IC1」= IC-PL校正 で決定した「K値」を記入



②d: 「PL1max, IC1min」= IC-PL校正 で決定した「Fitting範囲」

E5Asvr.vi を起動

③a: エラー無く起動する事を確認。全てOkである事。

※エラーがある場合は、そのデバイスの電源、通信を再確認する。

③b: 三角印が「緑」を確認。これで、Web配信がOKになる。

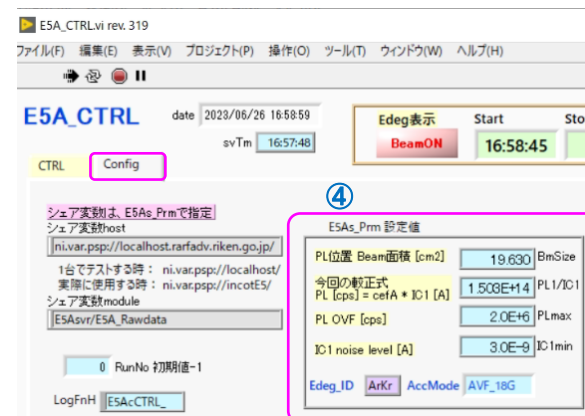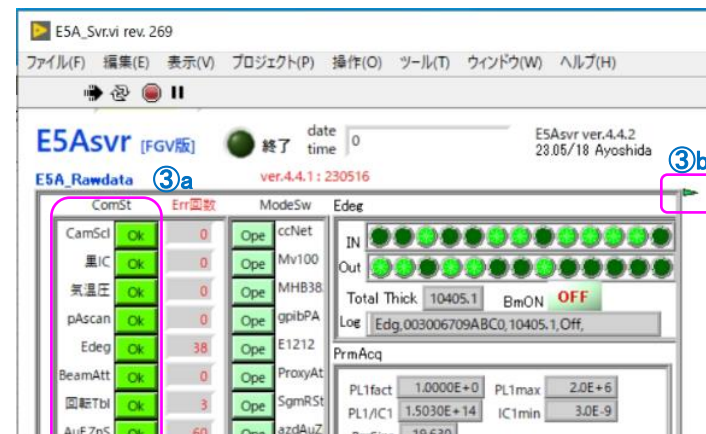

[22] 実験者控室 の incotUR での確認

E5A_CTRL 画面で

④ が、②a~②d で設定した値になっている事を確認

※不一致の場合は、③b Web配信が異常である。